



透析袋使用前处理方法

- 1、把透析袋（8000-14000分子量）剪成适当长度（10-20cm）的小段。
- 2、在大体积的2% (W/V) 碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA (pH 8.0) 中将透析袋煮沸10分钟。
- 3、用蒸馏水彻底清洗透析袋。
- 4、放在 1mmol/L EDTA (pH 8.0) 中将之煮沸10分钟。
- 5、冷却后，存放于4度，必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
- 6、用前在透析袋内装满水然后排出，将之清洗干净。